

DNA Marker I

包装量:

目录编号	包装单位
160601	250 μ l (50次)
160602	500 μ l (50次 \times 2)
160603	1000 μ l (50次 \times 4)

浓度: 300ng/5 μ l

储运温度: 4 $^{\circ}$ C (长期保存请置于-20 $^{\circ}$ C)

制品说明: DNA Marker I 为已含有 1 \times loading Buffer 的 DNA 溶液, 可取 5 μ l 直接电泳, 使用方便。DNA Marker I 由 DNA 片段 600bp、500bp、400bp、300bp、200bp 以及 100bp 构成, 其中每条带 DNA 量约为 50ng。

- 使用注意:**
1. 本产品可直接使用, 不要加热。
 2. 电泳时的加样孔宽度小于 6mm 时, 每次取 5 μ l 制品电泳便可得到清晰条带。如果加样孔增宽, 须适当增加 Marker 制品的加样量。
 3. 对 DNA 电泳而言, Agarose 的纯度对 DNA 条带的清晰度影响很大。因此, 电泳时应尽量选用质量好的 Agarose。
 4. Agarose 电泳时, Agarose 的浓度与 DNA 片段的分离性能关系密切。Agarose 浓度越大, 对短片段 DNA 分离性能越好; 反之, Agarose 浓度越小, 越有利于长片段 DNA 的分离。
 5. 建议电泳条件为 1.5—2.5% 琼脂糖凝胶, 电压 4—10 v/cm; 电泳缓冲液尽量是新鲜配制, 特别是在做标准图片时。

